


UTILISATION DE LA LOUPE BINOCULAIRE

La loupe binoculaire permet d'observer un objet en l'agrandissant

Découvrir la loupe binoculaire

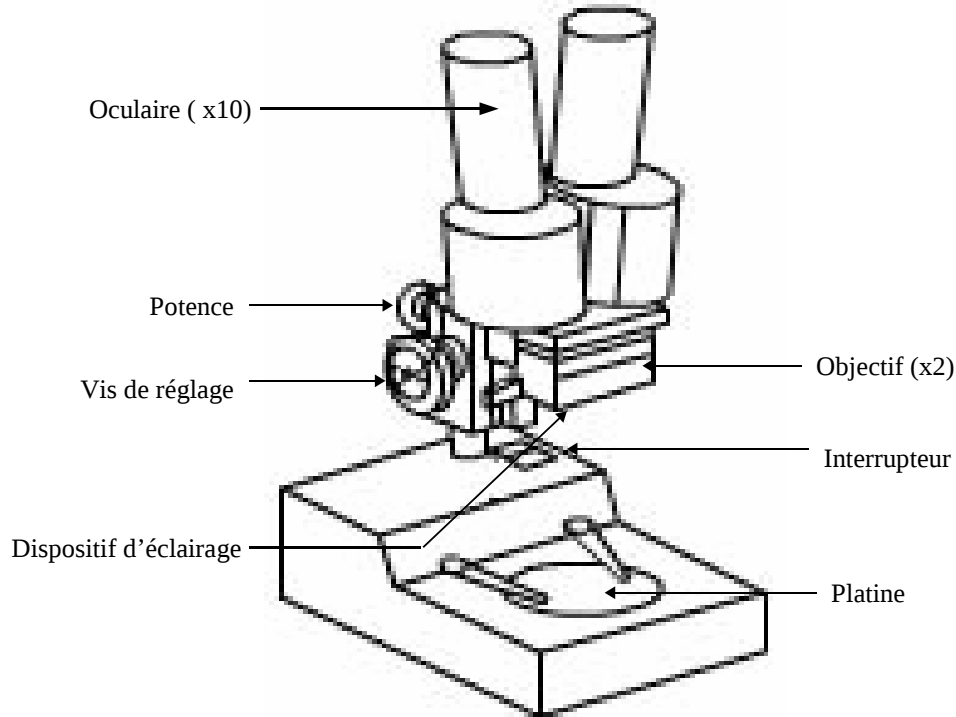

Mode d'emploi de la loupe binoculaire

Étape n° 1 : installer la loupe :

La potence doit être face à vous, allumez alors l'interrupteur pour éclairer la platine. Réglez l'écartement des oculaires à votre vue, en les faisant pivoter sur les côtés. Abaissez l'ensemble optique avec la vis de réglage.

Étape n° 2 : placer l'objet à observer :

Placez l'objet sur la platine ronde, en choisissant la face noire pour un objet clair et la face blanche pour un objet sombre.

Étape n° 3 : faire la mise au point :

Regardez avec les deux yeux à travers les oculaires puis effectuez la mise au point en tournant la vis de réglage jusqu'à obtention d'une image nette. Recherchez puis centrez la région la plus favorable de l'objet.

Grille d'auto-évaluation : utiliser la loupe binoculaire

Si la compétence est « acquise » mettre (A), si elle est « en cours d'acquisition » mettre (ECA), si elle est « non acquise » mettre (NA)

	Dates			
Réglage de l'éclairage et choix raisonné de la couleur de la platine				
Positionnement de l'objet				
Réglage de la vision binoculaire et réalisation de la mise au point				
Recherche puis centrage de la région la plus favorable à l'observation				
Remise de la loupe binoculaire dans l'état initial : "prête à l'emploi"				